


Truncated DNA Adapter (UDI) Kit for MGI

RK21686 MiniSet (8 indices)

RK21687 MidiSet (24 indices)

RK21688 Set_A (48 indices)

RK21689 Set_B (48 indices)

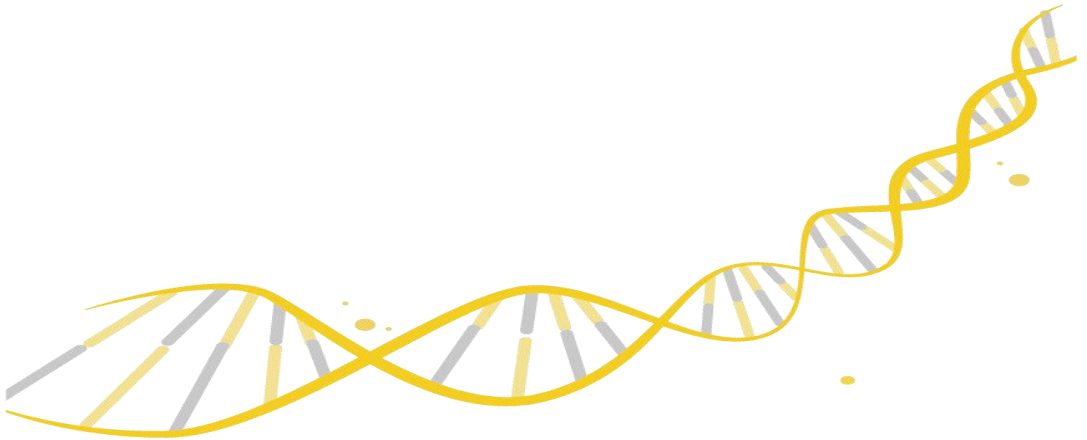

www.abclonal.com.cn

version: N16C31v3.0

目录

1. 产品概述.....	1
2. 产品组分.....	1
3. 保存条件.....	2
4. 适用范围.....	2
5. 注意事项.....	2
6. 序列信息.....	3

1. 产品概述

Truncated DNA Adapter (UDI) Kit for MGI 是针对 MGI 测序平台设计的 Unique Dual Index 接头产品，使用此产品可以构建双端唯一 index 的文库。

试剂盒中的接头是截短型的接头，这类接头具有更高的连接效率、更少的接头二聚体、更高的文库产量，但不可以进行 PCR-free 的文库构建，必须使用 MGI UDI Primers 进行至少 2-3 个循环才可以获得结构完整的文库。

试剂盒中所有试剂都经过严格的质量控制和功能验证，最大程度上保证了文库构建的稳定性和重复性。

2. 产品组分

组分名称	RK21686 (8 indices)	RK21687 (24 indices)	RK21688 (48 indices)	RK21689 (48 indices)
 MGI Truncated Adapter A7	40 μ L	120 μ L	240 μ L	240 μ L
 MGI UDI Primers 1-8	5 μ L each	5 μ L each	5 μ L each	-
 MGI UDI Primers 9-24	-	5 μ L each	5 μ L each	-
 MGI UDI Primers 25-48	-	-	5 μ L each	-
 MGI UDI Primers 49-96	-	-	-	5 μ L each

3. 产品保存

-20°C保存，保质期 1 年。

4. 适用范围

- ✧ Rapid Plus DNA Lib Prep Kit 系列
- ✧ Rapid CE DNA Lib Prep Kit 系列
- ✧ Rapid Max DNA Lib Prep Kit 系列
- ✧ FS DNA Lib Prep Kit 系列
- ✧ RNA Lib Prep Kit 系列

5. 注意事项

- 1、本产品为 MGI 短接头及配套引物。使用时，在连接步骤添加 MGI Truncated Adapter A7，在 PCR 步骤添加 MGI UDI Primers。
- 2、在连接步骤，请勿将 Truncated Adapter A7 与连接酶提前混合，这样会产生大量接头二聚体，严重影响产量。
- 3、-20°C保存的试剂，需要充分溶解，震荡混匀，短暂离心后使用。

6. 序列信息

以 MGI UDI Primers 1 为例，构建的文库结构如下所示：

插入片段

Barcode 1

5'-GCATGGCGACCTTATCAG**CATCACTCAC**TTGTCTTCTAAGACCGCTTGGCCTCCGACTT----
NNNNNNN—AAGTCGGATCGTAGCCATGTCGTTCTGTGAGCCAAGGAGTTG**TGTCTCTA**AC
 TGCTGACGTACTGAGAG-3'
 3'-CGTACCGCTGGAATAGTC**GTAGTGAGTGA**ACAGAAGGATTCTGGCGAACCGGAGGCTGAA—
NNNNNNN—TTCAGCCTAGCATCGGTACAGCAAGACACTCGGTTCTCAAC**AACAGGAGAT**TTG
 ACGACTGCATGACTCTC/5p/ Barcode 2

Truncated DNA Adapter (UDI) Kit for MGI MiniSet (RK21686)

组分名称	Barcode 1 ID	Barcode 2 ID	Barcode 1 序列	Barcode 2 序列
MGI UDI Primers 1	17	25	GTGAGTGATG	TAGAGGACAA
MGI UDI Primers 2	18	26	GAGTCAGCTG	CCTAGCGAAT
MGI UDI Primers 3	19	27	TGTCTGCGAA	GTAGTCATCG
MGI UDI Primers 4	20	28	ATTGGTACAA	GCTGAGCTGT
MGI UDI Primers 5	21	29	CGATTGTGGT	AACCTAGATA
MGI UDI Primers 6	22	30	ACAGACTTCC	TTGCCATCTC
MGI UDI Primers 7	23	31	TCCACACTCT	AGATCTTGCG
MGI UDI Primers 8	24	32	CACCACAAGC	CGCTATCGGC

Truncated DNA Adapter (UDI) Kit for MGI MidiSet (RK21687)

组分名称	Barcode 1 ID	Barcode 2 ID	Barcode 1 序列	Barcode 2 序列
MGI UDI Primers 1	17	25	GTGAGTGATG	TAGAGGACAA
MGI UDI Primers 2	18	26	GAGTCAGCTG	CCTAGCGAAT
MGI UDI Primers 3	19	27	TGTCTGCGAA	GTAGTCATCG
MGI UDI Primers 4	20	28	ATTGGTACAA	GCTGAGCTGT
MGI UDI Primers 5	21	29	CGATTGTGGT	AACCTAGATA
MGI UDI Primers 6	22	30	ACAGACTTCC	TTGCCATCTC
MGI UDI Primers 7	23	31	TCCACACTCT	AGATCTTGCG
MGI UDI Primers 8	24	32	CACCACAAGC	CGCTATCGGC
MGI UDI Primers 9	25	33	TAGAGGACAA	GCAACGATGG
MGI UDI Primers 10	26	34	CCTAGCGAAT	TAATCGTTCA
MGI UDI Primers 11	27	35	GTAGTCATCG	GTTGCTCTA
MGI UDI Primers 12	28	36	GCTGAGCTGT	TCTCACACAT
MGI UDI Primers 13	29	37	AACCTAGATA	CTGTTAGGAT
MGI UDI Primers 14	30	38	TTGCCATCTC	CGCAGACGCG
MGI UDI Primers 15	31	39	AGATCTTGCG	AAGGATCATC
MGI UDI Primers 16	32	40	CGCTATCGGC	AGCGTTGAGC
MGI UDI Primers 17	33	41	GCAACGATGG	TTAGATGCAT
MGI UDI Primers 18	34	42	TAATCGTTCA	GTCCAGAGCT
MGI UDI Primers 19	35	43	GTTGCTCTA	CACGTGATAG
MGI UDI Primers 20	36	44	TCTCACACAT	CCACTAGTCC
MGI UDI Primers 21	37	45	CTGTTAGGAT	TGGACTTGGC
MGI UDI Primers 22	38	46	CGCAGACGCG	GCTTGACAGG
MGI UDI Primers 23	39	47	AAGGATCATC	AAGACCTCTA
MGI UDI Primers 24	40	48	AGCGTTGAGC	AGTTGCCATA

Truncated DNA Adapter (UDI) Kit for MGI Set A (48 indices) (RK21688)

组分名称	Barcode 1 ID	Barcode 2 ID	Barcode 1 序列	Barcode 2 序列
MGI UDI Primers 1	17	25	GTGAGTGATG	TAGAGGACAA
MGI UDI Primers 2	18	26	GAGTCAGCTG	CCTAGCGAAT
MGI UDI Primers 3	19	27	TGTCTGCGAA	GTAGTCATCG
MGI UDI Primers 4	20	28	ATTGGTACAA	GCTGAGCTGT
MGI UDI Primers 5	21	29	CGATTGTGGT	AACCTAGATA
MGI UDI Primers 6	22	30	ACAGACTTCC	TTGCCATCTC
MGI UDI Primers 7	23	31	TCCACACTCT	AGATCTTGCG
MGI UDI Primers 8	24	32	CACCACAAGC	CGCTATCGGC
MGI UDI Primers 9	25	33	TAGAGGACAA	GCAACGATGG
MGI UDI Primers 10	26	34	CCTAGCGAAT	TAATCGTTCA
MGI UDI Primers 11	27	35	GTAGTCATCG	GTTCGCTCTA
MGI UDI Primers 12	28	36	GCTGAGCTGT	TCTCACACAT
MGI UDI Primers 13	29	37	AACCTAGATA	CTGTTAGGAT
MGI UDI Primers 14	30	38	TTGCCATCTC	CGCAGACGCG
MGI UDI Primers 15	31	39	AGATCTTGCG	AAGGATCATC
MGI UDI Primers 16	32	40	CGCTATCGGC	AGCGTTGAGC
MGI UDI Primers 17	33	41	GCAACGATGG	TTAGATGCAT
MGI UDI Primers 18	34	42	TAATCGTTCA	GTCCAGAGCT
MGI UDI Primers 19	35	43	GTTCGCTCTA	CACGTGATAG
MGI UDI Primers 20	36	44	TCTCACACAT	CCACTAGTCC
MGI UDI Primers 21	37	45	CTGTTAGGAT	TGGACTIONTGGC
MGI UDI Primers 22	38	46	CGCAGACGCG	GCTTGACAGG
MGI UDI Primers 23	39	47	AAGGATCATC	AAGACCTCTA
MGI UDI Primers 24	40	48	AGCGTTGAGC	AGTTGCCATA

MGI UDI Primers 25	41	49	TTAGATGCAT	ATGTACGCAG
MGI UDI Primers 26	42	50	GTCCAGAGCT	TTAATGAGAT
MGI UDI Primers 27	43	51	CACGTGATAG	TGCGCCACTT
MGI UDI Primers 28	44	52	CCACTAGTCC	CATTAAGGCC
MGI UDI Primers 29	45	53	TGGA CTGGC	CCGCCTCAGA
MGI UDI Primers 30	46	54	GCTTGACAGG	AATCGGCTCG
MGI UDI Primers 31	47	55	AAGACCTCTA	GCCGGTTATC
MGI UDI Primers 32	48	56	AGTTGCCATA	GGAATATTGA
MGI UDI Primers 33	49	57	ATGTACGCAG	ATTCAACGGA
MGI UDI Primers 34	50	58	TTAATGAGAT	AACTGTACTG
MGI UDI Primers 35	51	59	TGCGCCACTT	GTACCTCAAT
MGI UDI Primers 36	52	60	CATTAAGGCC	GACTTCTAAT
MGI UDI Primers 37	53	61	CCGCCTCAGA	TGAAGCGTTG
MGI UDI Primers 38	54	62	AATCGGCTCG	CGTGCGATCC
MGI UDI Primers 39	55	63	GCCGGTTATC	TCGGAAGGCA
MGI UDI Primers 40	56	64	GGAATATTGA	CCGATGTCGC
MGI UDI Primers 41	57	65	ATTCAACGGA	ACTTAGAATG
MGI UDI Primers 42	58	66	AACTGTACTG	TCCAAGCCTG
MGI UDI Primers 43	59	67	GTACCTCAAT	AGACGATGAT
MGI UDI Primers 44	60	68	GACTTCTAAT	CTCACAAGAC
MGI UDI Primers 45	61	69	TGAAGCGTTG	CGTTCCTACT
MGI UDI Primers 46	62	70	CGTGCGATCC	GTGGTTGTGA
MGI UDI Primers 47	63	71	TCGGAAGGCA	GAAGGCCTGC
MGI UDI Primers 48	64	72	CCGATGTCGC	TAGCTTGCCA

Truncated DNA Adapter (UDI) Kit for MGI Set B (48 indices) (RK21689)

组分名称	Barcode 1 ID	Barcode 2 ID	Barcode 1 序列	Barcode 2 序列
MGI UDI Primers 49	65	73	ACTTAGAATG	GACAATGCTC
MGI UDI Primers 50	66	74	TCCAAGCCTG	GCTAATCACA
MGI UDI Primers 51	67	75	AGACGATGAT	AGTCCATAGG
MGI UDI Primers 52	68	76	CTCACAAGAC	CTATCGCCTA
MGI UDI Primers 53	69	77	CGTTCCTACT	ATCGTGGTCT
MGI UDI Primers 54	70	78	GTGGTTGTGA	TGGCTAATAC
MGI UDI Primers 55	71	79	GAAGGCCTGC	CAGTGCAGAG
MGI UDI Primers 56	72	80	TAGCTTGCCA	TCAGGCTGGT
MGI UDI Primers 57	73	81	GACAATGCTC	ATACTCACGC
MGI UDI Primers 58	74	82	GCTAATCACA	ATGCTCCGCG
MGI UDI Primers 59	75	83	AGTCCATAGG	TGTGAACTTG
MGI UDI Primers 60	76	84	CTATCGCCTA	GAGAGGTGCT
MGI UDI Primers 61	77	85	ATCGTGGTCT	TGCACTGTAA
MGI UDI Primers 62	78	86	TGGCTAATAC	GCCTAGGCAA
MGI UDI Primers 63	79	87	CAGTGCAGAG	CCATCATAGC
MGI UDI Primers 64	80	88	TCAGGCTGGT	CATGGTAATT
MGI UDI Primers 65	81	89	ATACTCACGC	CACCATGTCT
MGI UDI Primers 66	82	90	ATGCTCCGCG	ATATGTCTGG
MGI UDI Primers 67	83	91	TGTGAACTTG	AAGGAAGCGT
MGI UDI Primers 68	84	92	GAGAGGTGCT	TCAAGACGTC
MGI UDI Primers 69	85	93	TGCACTGTAA	CCGCTCAGTA
MGI UDI Primers 70	86	94	GCCTAGGCAA	GGTGTGTACA
MGI UDI Primers 71	87	95	CCATCATAGC	TTCACGTAAG
MGI UDI Primers 72	88	96	CATGGTAATT	GGTTCACAC

MGI UDI Primers 73	89	97	CACCATGTCT	AGGTATTCTT
MGI UDI Primers 74	90	98	ATATGTCTGG	CGAATGCAAC
MGI UDI Primers 75	91	99	AAGGAAGCGT	TTCAACGGCG
MGI UDI Primers 76	92	100	TCAAGACGTC	CTCGGCGGAA
MGI UDI Primers 77	93	101	CCGCTCAGTA	ACGGTAATGG
MGI UDI Primers 78	94	102	GGTGTGTACA	GATCCGACGT
MGI UDI Primers 79	95	103	TTCACGTAAG	TCACGATACA
MGI UDI Primers 80	96	104	GGTTCACAC	GATTCTCTTC
MGI UDI Primers 81	147	131	AGCTGCGCAC	ATTCAAGTTC
MGI UDI Primers 82	148	132	GATTAATGAA	ACGGCTTCCG
MGI UDI Primers 83	149	133	CCAATGCTTG	CAATGGCAGA
MGI UDI Primers 84	150	134	TTGCCTATGT	GGCATCAGAT
MGI UDI Primers 85	151	135	AACGCTCACG	TAACCTGAAC
MGI UDI Primers 86	152	136	CCGATCGGCC	CCGTAGATCA
MGI UDI Primers 87	153	137	TTAGGAACTA	TGTATATCGG
MGI UDI Primers 88	154	138	GGTCAGTAGT	GTCGGCCGTT
MGI UDI Primers 89	155	139	TGCCGGATCA	TGCATGACGA
MGI UDI Primers 90	156	140	ACTCATGACC	GCATAGCGTA
MGI UDI Primers 91	157	141	CAAGTCTCAT	AAGCCTGTAG
MGI UDI Primers 92	158	142	GTGACATGTG	CTTGGATACT
MGI UDI Primers 93	159	143	AAGTACCTGG	AACTACGTCC
MGI UDI Primers 94	160	144	CCTATAGCAC	CCGGTCTAAC
MGI UDI Primers 95	161	145	TTCGGTCAGT	TTACGACCGG
MGI UDI Primers 96	162	146	GGATCGAGTA	GGTACTAGTT

中国

www.abclonal.com.cn

中国总部：湖北省武汉市江夏区东湖高新区高科园 3 路精准医疗产业基地
项目一期 5 号楼

上海分子研发中心：上海市闵行区园美路 58 号紫竹新兴产业技术研究院
2 号楼 4 楼

美国研发中心：86 Cummings Park Dr ,Woburn, MA 01801, United States

电话：400-999-6126

邮箱：cn.market@abclonal.com